




BT600-01

蠕动泵使用说明书

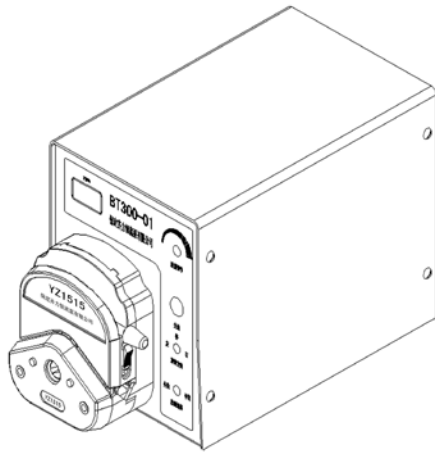

保定齐力恒流泵有限公司

Baoding Qili Precision Pump Co.,Ltd.

！操作前请仔细阅读说明书。


！重要提示：

目录

产品简介-----	2
基本操作-----	3
适用泵头和软管-----	4
泵头安装-----	4
外控功能-----	5
可选配件-----	7
技术指标-----	8
主要性能-----	8
产品维护-----	9
保修条款-----	9


产品简介

BT600-01 型蠕动泵可安装多种泵头：YZ1515、YZ2515，能提供 0.07 — 2280 (mL/min) 的流量范围。转速可手动调节，也可通过外控接口进行自动控制。可与 FPQ-T 时间分装控制器配合，实现灌装功能。具有掉电记忆功能。操作简单直观。

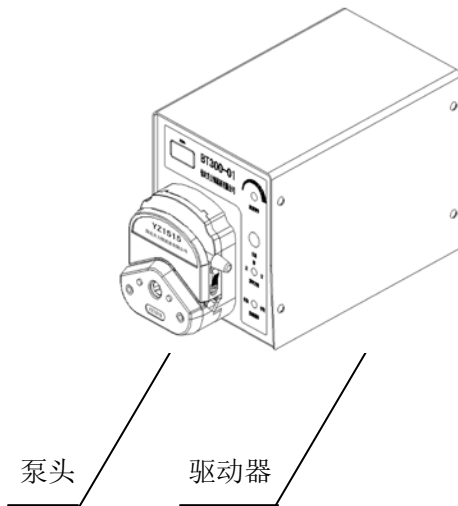

！ 蠕动泵在使用前要保证电源线的地线可靠接地，以保证在潮湿的环境中确保人身安全。

基本操作

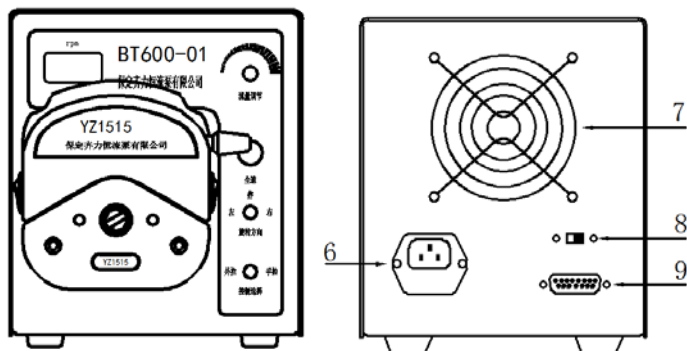

- 1.数码管显示：**三位数码管显示转速。
- 2.调速旋钮：**顺时针转动，转速递增；逆时针转动，转速递减。转动速度不同，转速变化不同。
- 3.全速键：**蠕动泵在运行的情况下按一下“全速键”以最高转速 600 转运转，显示“———”完成排空、填充、清洗功能；再按一下“全速键”恢复到原状态。
- 4.左-停-右：**扳在“左”时，逆时针运行；扳在“右”时，顺时针运行；在“停”时，泵停止运行。
- 5.电源开关：**扳到“O”时电源断开,扳到“1”时电源闭合。
- 6.电源插座（带保险丝）**
- 7.散热风扇**
- 8.手控/外控键：**
将手控/外控键置于“左”时，为“手控”；置于“右”时，为“外控”。
- 9.外控接口：**见外控功能。

适用泵头和软管

适用泵头	适用软管 (mm)	参考流量范围 (ml/min)
 YZ1515	13#14#19#16#25#17#18#	0.07-2280
 YZ2515	15#24#	1.7-1600

泵头安装

出厂前泵头已经安装在驱动器上。用户在实际使用中，若需更换另一型号的泵头，可参照下列方法进行：

- 1、拧下连接泵头和驱动器的两条螺钉后，把泵头向前卸下。
- 2、将要更换泵头的主轴对准驱动器前端连轴节，使泵头定位孔与驱动器上泵头支架定位销吻合。
- 3、重新拧紧泵头螺钉。在拧紧螺钉时，应尽量保证两只螺钉的紧度相同，且不宜过紧，防止塑壳变形而产生运转噪声。

！ 注意：


更换泵头前蠕动泵先停止运转。

检查泵头压管间隙的办法：


泵头装卡软管后，将软管一端插入水中，从另一端向软管内充气、插入水中一端不应冒气泡，如有气泡冒出，说明管壁太薄，不能使用。

外控接口

外控接口使用的是标准 DB15 公头，当需要使用外部控制功能时，将驱动器“外控开关”扳到外控状态，在外控接口接好相应的外控模块即可。

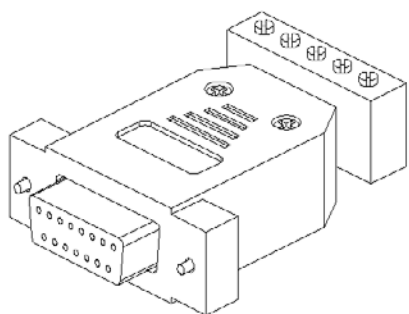


外控模块

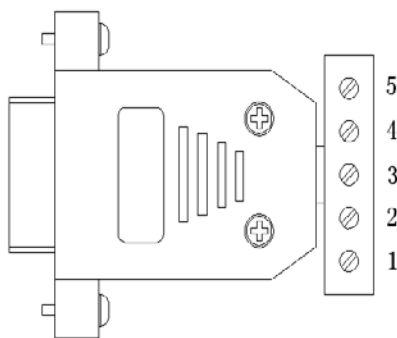


4-20mA、0-5V、0-10V、0-10KHz、485 模块端子定义：

端子编号	功能说明
1	模拟量输入端，用于控制泵的转速。或 485-B
2	外控启停控制端：与共用端断开时，泵运行；与共用端短接时，泵停止运行。
3	外控方向控制端：与共用端断开时，泵顺时针转动；与共用端短接时，泵逆时针转运。
4	模拟量输入的共地端，或 485-A。
5	外控启停、方向控制的共用端。

4-20mA、0-5V、0-10V、0-10KHz 模块接线：

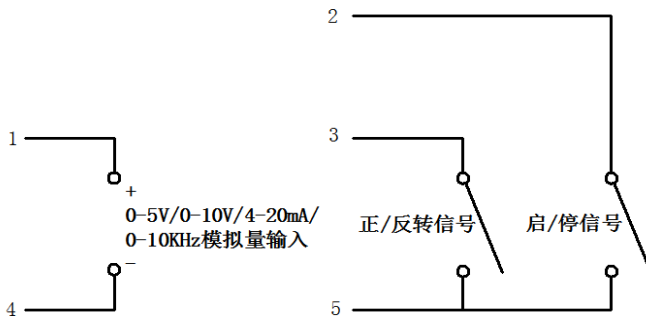

485 模块接线:

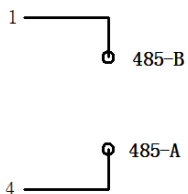

可选配件

1.分装控制器

插在外控接口上，控制泵的运转和间歇时间，用来实现定量分配和灌装。

2.脚踏开关

插在外控接口上，控制泵的启/停。

说明：脚踏开关和分装控制器为选购件，这些设备只控制泵的启/停状态。泵的转速和方向要通过面板开关调节。

技术指标

适用泵头	YZ1515 YZ2515
外控控制	4-20mA 0-5V 0-10V 0-10KHz RS485
外控功能	转速控制方向控制启停控制
全速键	排空充液
调速功能	旋转编码器
显示功能	3 位 LED 显示当前转速
方向控制	顺时针逆时针可逆

主要性能

转速范围	1-600rpm
转速分辨率	1rpm
转速调节方式	旋转编码器或外控调节
适用电源	AC 90-264V 50/60Hz
功率	小于 60W
工作环境	环境温度 0-40℃、相对湿度小于 80%
外形尺寸	237mm×148mm×170mm
驱动器重量	2.5Kg
防护等级	IP31

产品维护

泵长时间不工作时，将压块松开，避免长时间挤压软管使其产生变形。

泵头的滚轮要保持清洁和干燥，否则会加快软管的磨损，缩短软管使用寿命和导致滚轮过早损坏。

驱动器表面和泵头不耐有机溶剂和强腐蚀性液体，使用时应特别注意。

保修条款

- 本产品保修一年，在保修期内如因用户使用不当或人为损坏，本公司不负责保修。
- 返厂维修前应与销售商或制造商联系。
- 返厂维修运输应尽量采用原包装或采用其他可靠包装方式。
- 返厂维修时应详细注明故障现象和联系方式。



公司名称：保定齐力恒流泵有限公司

公司地址：保定市高开区瀚尊国际

销售电话：0312-6776688

售后服务：0312-5886711

传真：0312-3116979

邮编：071051

网址：WWW.BDQLPUMP.COM